

#DD0002

SDS-PAGE 电泳液 (Tris-Gly)

□ 1L



Order	021-34695924 orders@ab-mart.com
Support	400-6123-828 support1@ab-mart.com
Web	www.abmart.cn

产品描述

Tris-Glycine-SDS Running Buffer，常用作蛋白质 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。该试剂为粉末状态，直接加 1L 的蒸馏水或者 DD 水溶解即可。

本电泳液适用于 Tris-HCl 缓冲系统的聚丙烯酰胺凝胶，不适合用于 Hepes 等缓冲体系的聚丙烯酰胺凝胶。

本电泳液含有 SDS，适用于变性胶蛋白电泳。

产品储存

常温运输和保存，2 年有效。加水溶解后建议 常温保存，建议 3 个月内使用完。

注意事项：

配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。

回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用 1-2 次，但为了取得最佳电泳效果，应使用没有使用过的电泳液。

本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。