

#DD0004

## Western 转膜液

□ 1L



<b>Order</b>	021-34695924 orders@ab-mart.com
<b>Support</b>	400-6123-828 support1@ab-mart.com
<b>Web</b>	www.abmart.cn

### 产品描述

Western 转膜液(Western Transfer Buffer)可以用于 Western 时湿法电转膜。

本 Western 转膜液是一种安全无毒的转膜液,没有使用剧毒的甲醇,也没有使用其它的有毒试剂。

本 Western 转膜液配制便捷, 无需调节 pH 值。

本 Western 转膜液可以回收, 回收后可以再使用 2-3 次。

该试剂为粉末状态, 直接加 1L 的蒸馏水或者 DD 水溶解即可。

### 产品储存

常温运输和保存, 2 年有效。加水溶解后建议 常温保存, 建议 3 个月内使用完。

### 注意事项:

**建议转膜液配置后, 放在 4℃ 预冷使用, 这样可以有效降低转膜时产生的热量。**

如果转膜液颜色变成浅棕色或黄褐色, 应该丢弃。

如果转膜时设定的电流或电压较大, 会有比较明显的产热现象, 即产生所谓的焦耳热效应(Joule heating), 并导致转膜液的电阻变小, 最终影响转膜效率、转膜液的缓冲能力、甚至过热时导致凝胶融化或黏附在膜上。因此建议转膜时, 在转膜槽内用冰盒降温, 并将转膜槽置于冰浴中。同时也可以考虑转膜液配制好后先在 4℃ 或者冰浴预冷。

如果实验需要, 也可加入体积比 10%-20% 的甲醇/乙醇使用。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。